


Compact Dry ile Su Mikrobiyolojisi

Membran Filtrasyon Uygulaması

MADE IN JAPAN



1 Bir Compact Dry besiyeri çıkarın, kapağı açın ve kuru tabakanın ortasına 1 mL steril saf su pipetleyin.

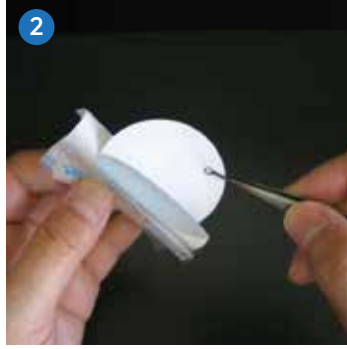

2 Sterilize edilmiş filtre paketini açın ve sterilize edilmiş cımbızla sterilize edilmiş membran filtresini alın.



3 Sterilize edilmiş filtreleme cihazının hunisini çıkarın ve sterilize edilmiş bir membran filtre yerleştirin.



4 Huniyu yerleştirin, örnek suyu huninin içine dökün ve örnek suyu azalmış basınç altında süzün.



5 Numuneyi süzme işleminden sonra, huni iç yüzeyini 20 - 30 mL steril saf su ile yıkayın ve süzün. Aynı adımları 2-3 kez tekrarlayın.



6 Huni çıkarın ve membran filtresini steril pens ile alın. Filtresi hazırlanan Compact Dry besiyeri üzerine kabarcık yapmadan yerleştirin.



7 Tabağı kapaklı olarak çevirin ve belirtilen koşullar altında inkübasyona almak için inkübatöre koyun.



Compact Dry AQ
S.aureus büyümesi



Compact Dry CF
E.coli büyümesi



Compact Dry EC
E.coli büyümesi



Compact Dry ETB
K.oxytoca büyümesi



Compact Dry ETC
E.faecalis büyümesi



Compact Dry TC
E.coli büyümesi